





Istruzioni per l'uso

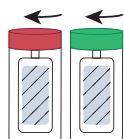


1
SVITA
I TAPPI

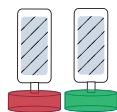

2
RIPONILI A TESTA IN GIÙ
(senza toccare l'agar)




3
VERSA LA BIRRA FINO AL
PUNTO INDICATO(30ml)

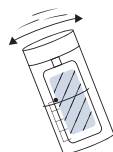


4
CHIUDI E AGITA
LEGGERMENTE




5
ATTENDI 60
SECONDI

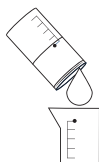

6
SVUOTA LA
PROVETTA

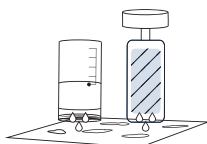

7
LASCIA
SGOCCIOLARE
SELF-BEER

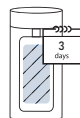

8
CHIUDI E LASCIA A
TEMPERATURA AMBIENTE
PER 3 GIORNI



9
OSSERVA LE
COLONIE SUL
GEL

10
VALUTA LA CONTAMINAZIONE




SI **NO**




BIRRA
NON CONTAMINATA

TAPPO VERDE
LATO A:

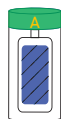


LIEVITI
TOTALI

TAPPO VERDE
LATO B:

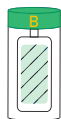


LIEVITI
SELVAGGI

TAPPO ROSSO
LATO A:

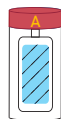

BATTERI
ACETICI

TAPPO ROSSO
LATO B:

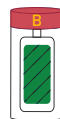

BATTERI
LATTICI

BiorSelf Srl Analysis By Yourself - P.Iva: 03784790788

E-mail: info@biorself.it

www.biorself.it